

一般实验室使用，仅用于 *体外*

# M13噬菌体单链DNA快速提取试剂盒 (离心柱型)

用于快速提取M13和噬粒单链DNA

目录号: DP2301 (50次)  
DP2302 (100次)  
DP2303 (200次)

*使用手册*

2014年4月, 第1版



**北京百泰克生物技术有限公司**  
*BioTeke Corporation*

---

地 址: 北京海淀区留学人员创业园

电 话: 010-62951781

传 真: 010-62951781

网 址: [www.bioteke.com](http://www.bioteke.com)

Email: info@bioteke.com



**北京百泰克生物技术有限公司**  
*BioTeke Corporation*

---

## 一、试剂盒组成、储存、稳定性

试剂盒组成	保存	50 次 (DP2301)	100 次 (DP2302)	200 次 (DP2303)
结合液 MB	室温	25 ml	50 ml	100 ml
漂洗液 WB	室温	15 ml	25ml	15mlX4
		<b>第一次使用前按说明加指定量乙醇</b>		
洗脱缓冲液 EB	室温	10 ml	20 ml	40 ml
吸附柱 AC	室温	50 个	100 个	200 个
收集管 (2ml)	室温	50 个	100 个	200 个

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

### 注意事项

1. 第一次使用前请先在 25ml 漂洗液 WB 中加入 100ml 无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！
2. 结合液 MB 低温时可能出现析出和沉淀，可以在 37℃ 水浴几分钟帮助重新溶解，恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。